

Utilisation de Latis Pro

Acquisition de tensions sur les entrées analogiques,

RÉGLAGES

Onglet *Acquisition*

Sélectionner l'entrée

Nombre de points

Durée de l'acquisition

F10 pour lancer l'acquisition

Utilisation de Latis Pro

Affichage de graphes et calculs

GRAPHIQUE

Onglet *Liste de courbes*

Ajouter une courbe : faire glisser la courbe vers l'ordonnée

Faire glisser l'abscisse si nécessaire
L'abscisse par défaut est le temps.

Retirer une courbe : clic droit sur le nom en ordonnée, puis retirer

Mesurer l'abscisse et l'ordonnée d'un point : clic droit sur le graphe, puis *réticule*.


Zoomer sur une partie de la courbe : clic droit sur le graphe, puis *loupe +*. Sélectionner la zone en maintenant le bouton gauche enfoncé.

Fenêtres ► *Nouvelle fenêtre* pour avoir un nouveau graphe.

CALCULS

F3 pour ouvrir la feuille de calculs

Écrire les expressions des grandeurs à calculer

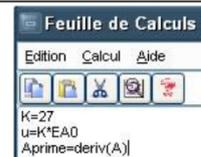

K=27 crée la grandeur K et lui affecte la valeur 27

Aprime est la dérivée de A par rapport au temps (abscisse par défaut)

F2 pour exécuter les calculs